

Дробилка валковая GLC серии 11

ОПИСАНИЕ

Валковые дробилки используются в основном уменьшения размеров частиц в среднем диапазоне, обычно уменьшая образцы с 1/2" (12.7мм) или 1/4" (6.35мм) до No. 12 (1.7мм)-No.20(0.85мм). Валковые дробилки используются после щековых для дальнейшей обработки в мельницах или в ситуациях, когда приемлемо небольшое измельчение образца. Коэффициент измельчения и производительность зависят от размера частиц и хрупкости образца. Производительность возрастает в ростом длины и диаметра валков, валки большего диаметра также способны измельчать намного более крупные образцы. Наибольшая производительность достигается во время глухого дробления, когда валы постоянно загружены и взаимное трение частиц дополняет работу производимую валками. Свободное дробление при низкой загрузке дает более мелкие частицы и более однородный материал.



LC-11

Дробилки имеют гладкие прочные валки одинакового диаметра, сделанные из чистого белого чугуна, которые вращаются в противоположных направлениях. Постоянная скорость поддерживается клиноременными моторами. Производительность регулируется расстоянием между валками при помощи ручного рычага. Загрузочный бункер легко открывается для очистки. Дробилки установлены на стальном основании и снабжены кожухами для ремней и закрытым вентилируемым двигателем.

Напряжение и частота электропитания должны быть определены во время заказа.

При желании дробилку можно оснастить специальными рифлеными валками для более крупного или мягкого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Размер валов (диаметр x длина) мм	Максимальный размер образца, мм	Размер образца на выходе, мм	Производи- тельность, кг/ч	Электро- мотор
GLC-11	165×152	13	0,850	727-1364	2 л.с., 220/380/440В, 3ф, 50Гц
GLC-14	229×305	13	0,850	2727-3636	5 л.с., 220/380/440В, 3ф, 50Гц